

1000 度对开门箱式电炉



主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



类别参数	1000 度
型号	GWL-1000XL
规格(炉膛尺寸)	加热区尺寸(深-宽-高) mm: 1500×600×600 外形尺寸(深-宽-高) mm: 2000×1400×1800
电源 AC	380V
可长期使用温度	1000 度
控制范围为	50 至 1000 度
热风搅拌	热风搅拌的作用: 炉膛内顶部设有风页, 通过风页转动, 搅拌炉膛内部空间温度的均匀分布, 从而达到炉内温度均匀的目的。
搅拌叶片	310S 不锈钢, 使用温度 1000 度
测温元件	热电偶分度号 K, 测温范围 0-1350 度, 一个测温一个控温区
炉温均匀度	正负 10 度以内
控温精度	±1 度 (集成化电路控制, 无超调现象)
升温速率	升温速率可自由调节, 调节范围: 最快升温速率每分钟 10 度 (10 度/min)、最慢升温速率每小时 1 度 (1 度/h)

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



发热元件	采用电阻丝加热，加热元件自由辐射热量，确保良好的温度均匀性
发热元件位置	两侧+底部+前后炉门
温控仪	厦门宇电仪表，记录和控温一体式设计，温度控制器控制设置精度 1°C，可储存 50 条升温曲线；温度升温曲线可记录且能通过端口导出。
炉体	炉体采用数控机床加工，经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成，双色搭配，外观新颖美观，具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点
炉体结构	电炉炉体采用了国际先进的风冷双层炉体结构，有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环，最终冷却发热元件导电片后排出炉体，避免了发热元件导电片的高温氧化；保证了良好的工作环境
炉门开启方式	炉门开启方式为侧开，两头开门，避免了高温取料时炉门内壁烤到手臂；炉门锁紧位于炉门下方采用不锈钢弹簧锁，可有效的锁紧，弹簧的弹性吸收了耐火材料膨胀现象，保证了耐火材料热胀冷缩的自由伸缩并



	有效密封。
耐火材料	炉衬使用氧化铝纤维材料制作而成，使用温度高，蓄热量小，耐腐蚀耐酸碱，耐急热急冷、不掉渣、保温性能好（节能效果为总功率的 40% 能耗）
保温材料	采用三层保温，分别为：硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝（多晶）纤维毯，节能效果是老式电炉的 80% 以上。
炉体外壳温度	长期使用不停炉，外壳温度小于 40 度
保护	采用集成化模块控制单元，控制精度准确，并设计了双回路控制和双回路保护，具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护，增加独立的超温报警装置
控制	采用闭环技术可控硅模块触发控制，移相触发控制或者过零触发方式，输出电压、电流或功率连续可调，具有恒电压、恒电流或恒功率的特性；电流环为内环，电压环为外环，在突加负载或负载电流超过限流值时，限制调压器的输出电流在额定电流范围内，确保输出和调压器正常工作；同时电压环也参与调节，使

	调压器的输出电流被限制在额定电流范围内，在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定；从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击，达到安全可靠的控制效果及控制精度。
显示参数	温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等
按钮	采用进口按钮使用寿命超过 100000 次，并且带 LED 指示灯。
随机配件	坩埚钳一把，高温手套一副，刚玉垫板一块
保修范围及期限	电炉免费保修一年，发热元件不保修（三个月内自然损坏免费更换）

感谢你与我们取得联系！

Thank you to get in touch with us!

公司名称：洛阳炬星窑炉有限公司

Company Name: Luoyang Ju Xing Kiln Co., Ltd.

公司地址：洛阳市涧西区先进制造业聚集区

Company Address: Jianxi District, Luoyang advanced manufacturing enclave

主站：www.gwdl.com 邮箱：wgq@gwdl.com 联系方式：[13271526781](tel:13271526781) [0379-69936789](tel:0379-69936789)

地址：河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: [13271526781](tel:13271526781) [0379-69936789](tel:0379-69936789)

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



高新技术企业/专精特新企业
专业的高温加热制造工厂 (-100~2600°C)

中国热处理行业协会理事单位
ISO45001:职业健康管理体系认证
ISO14001:环境管理体系认证
ISO9001:质量管理体系认证
欧盟CE产品认证



咨询电话
13271526781
+86 379-69936789

联系方式: 13271526781 0379-69936789

网址 (Website): www.gwdl.com www.gwdlcom.cn www.gwdl.org www.gwdl.cn

主站: www.gwdl.com 邮箱: wgq@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: wgq@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province